



DVE 快速入门指导

仪器使用说明书及产品注册

作为 AMETEK Brookfield 可持续发展计划的一部分，现在我们已经将操作说明书（手册）全面转为数字格式。只需按照以下步骤，即可免费下载使用手册（如需中文手册请联系销售或者代理商）：

- 使用以下链接或二维码访问 AMETEK Brookfield 在线商店导航栏的“手册”部分：<https://store.brookfieldengineering.com/manuals/>。对于美国之外的用户请您登录当地的 AMETEK Brookfield 网站。
中国网站：<https://www.brookfieldengineering.cn/>
- 登录到在线商店以访问您的帐户。如果您没有帐户，可能需要创建一个免费的帐户。
- 导航到您的仪器。
- 使用提供的链接下载您的手册。
- 为了确保更快的支持，请访问以下链接注册您的仪器：<http://www.brookfieldengineering.com/contactus/register-product>



扫描下载操作手册

仪器安装

- 组装 G 型实验室支架（有关说明，请参阅手册附录）。
- 将粘度计机头插入 G 型支架。
- 取下运输盖。保存运输仪器的包装，以备将来装运。
- 将电源线插入电源，并连接到正确接地的电源。将电源连接到 DVE。
- 通过按动正面的电源按钮为 DVE 通电。
- 使用气泡水平仪和底座上的两个水平脚将粘度计调水平。

Material Characterization At Its Best!™

设置测试方法

- 选择转子和转速：
 - 使用转子的上和下箭头选择转子号。
 - 使用转速的上和下箭头选择转速。
- 将转子进入样品：
 - 将转子缓慢的以一定的角度浸入样品中，过程避免气泡。
 - 将转子连接到连接螺纹（左旋）。
- 调整浸没深度：
 - 使用实验室支架调整转子，以确保转子的浸没标记与液体表面对齐。确保转子下方没有气泡。
- 测量粘度：
 - 按下 MOTOR ON/OFF 键开始测试。
 - 测试完成后，按下 MOTOR ON/OFF 键并记录结果。
 - 按下 MOTOR ON/OFF 键将重新开始之前的测试。

有关更多信息，请参阅 DVE 操作说明中的“进行粘度测量”。



最后步骤

清理：小心地拆下转子，并按照手册中的要求清洁组件。确保没有残留物，并遵循清洁说明，以避免损坏设备。

储存：将粘度计和配件存放在干燥、清洁的环境中。有关更详细的说明和故障排除，请参阅完整的操作手册。

Material Characterization At Its Best!™